

# Neuigkeiten in der Weinanalyse bei SunChrom : Der SO<sub>2</sub>-Standard 1000

SunChrom bietet eine sehr einfache und effiziente Kontrolle der Titrolyzer-Anlagen durch einen reinen SO<sub>2</sub>-Standard 1000. Da hier die Weinmatrix fehlt, stellt die Kontrolle der Titrolyzer Ergebnisse keinerlei Probleme dar, so dass sie genauer und ungestörter erfolgt und damit zu besseren und sichereren Ergebnissen führen. Da die Lösung nur aus „reinem“ SO<sub>2</sub> besteht, ist die Lösung dennoch 3 Monate haltbar. Es werden braune Flaschen verwendet und die Haltbarkeit auf dem Etikett aufgeführt. Die Flaschen müssen im Kühlschrank (4°C) und dunkel aufbewahrt werden.

Der Inhalt der Flaschen reicht für 9-10 Verdünnungen mit einer Konzentration von 50 mg pro Liter ( 5 ml Lösung auf 100 ml auffüllen ).

***Der SO<sub>2</sub>-Standard darf NICHT mit Wasser, sondern nur mit unserer speziellen Verdünnungslösung verdünnt werden !***

Die Verdünnungslösung sollte bei Raumtemperatur (25°C) oder darunter gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt mindestens 3 Monate.

Bestellnummer : 458-190.991      SO<sub>2</sub>-Standard 1000, 50 ml incl. Verdünnungslösung für SO<sub>2</sub>-Standard 1000, 1 Liter

**Hinweis :** Der Standard muss wieder 20° C erreicht haben, bevor man daraus 5 ml entnimmt (Volumenkontraktion)